

## 第8章 合成抗菌剤

### 第1節 各条

#### 7 クエン酸モランテル

##### 7.1 定量試験法

##### 7.1.1 液体クロマトグラフ法

##### (2) 配合飼料（その1）

- 「B 定量」の「抽出」の「1) 加熱試料」における 40 °C の加熱は、インキュベーター等の気体による加熱よりも、ウォーターバス等の液体による加熱の方が、わずかではあるが真度及び精度共に良好な結果が得られるため、ウォーターバス等により加熱することが望ましい。